

EAS WETSORBER® (제품 번호: 100007805) & EAS WETSORBER® S (제품 번호: 100007821)

# Drying agents

## 원소분석을 위한 새로운 수분 흡수제

Elementar는 원소 분석을 위한 소모 표시기를 포함하는 두 가지 건조제를 새롭게 공급합니다: CHNO 감지용 EAS WETSORBER®와 Sulfur 감지용 EAS WETSORBER® S는 이미 단종된 Sicapent®를 대체할 강력한 자체 개발 제품입니다. 이 흡수제들은 배송 즉시 기존 제품을 대체하여 직접 적용할 수 있습니다.

### 장점 요약:

- 즉시 사용 가능한 유동성 과립: 점성이 없어 빠르고 쉽게 튜브를 채울 수 있습니다.
- 유지보수 간격: EAS WETSORBER®는 Sicapent®에 비해 최대 2배 긴 튜브 수명을 제공하며, EAS WETSORBER® S 튜브 수명은 Sicapent®와 동일합니다.
- 소모 표시기: 주황색 표시기가 흰색으로 변했다가 수명이 다하면 분해됩니다.
- 비부식성: 인산이 생성되지 않아 안전하게 취급할 수 있습니다.

### 주문 정보:

+82-31-790-1308  
info@ea-korea.com  
www.ea-korea.com

➤ EAS WETSORBER®  
제품 번호: 100007805

➤ EAS WETSORBER® S  
제품 번호: 100007821  
(sulfur 검출용 제품)



## 사용 기기

사용 기기	EAS WETSORBER® 사용 모드:	EAS WETSORBER® S 사용 모드:
		
inductar® CS cube		CS
rapid MAX N exceed	N	
rapid MICRO N cube	C   N	
rapid N rapid N cube	N	
rapid N exceed®	N	
rapid OXY cube®	O	
UNICUBE®	CHN   CN   O*	CHNS   CNS
UNICUBE® trace	CN   N	
vario EL vario EL cube	CHN   CN   O*	CHNS   CNS
vario MACRO vario MACRO cube	CHN   CN   N   O*	CHNS**   CNS
vario MAX vario MAX cube	CN   N	CNS
vario MICRO cube	CHN   CN   N   O*	CHNS   CNS   S

\* 선택 사양

\*\* vario MACRO cube용 변환 키트(제품 번호 100008012) 필요

## 취급 용이성

두 수분 흡수제 모두 소모 표시기가 있어 유지 보수 시기를 쉽게 알 수 있습니다. 두 재료 모두 고품질 폐기물로 쉽게 폐기할 수 있습니다. 또한 EAS WETSORBER®(파란색 병)는 위험물이 아니므로 운송 및 취급이 더욱 간편해집니다.

## 소모 표시기

### EAS WETSORBER®

사용전 건조 튜브



활성 소비 표시기가 있는 부분적으로 사용된 건조 튜브



활성단



소모된 영역

활성단

### EAS WETSORBER® S

사용전 건조 튜브



활성 소비 표시기가 있는 부분적으로 사용된 건조 튜브




활성단



소모된 영역

## 주입 및 사용 지침

[www.elementar.com/en/services-support/drying-agents](http://www.elementar.com/en/services-support/drying-agents)을 방문하거나 QR 코드를 스캔하여 충전 지침에 대한 비디오를 보고 기기별 사용 지침을 찾아보십시오. 특히, rapid N exceed® 및 rapid N cube(빈 튜브로 누출 테스트를 수행해야 함)에서 EAS WETSORBER®를 사용하는 경우와 vario MACRO cube(변환 키트 필요, 제품 번호 100008012)에서 EAS WETSORBER® S를 사용하는 경우 사용 지침에 유의하시기 바랍니다.

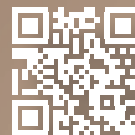

### Elementar - 뛰어난 원소분석을 위한 파트너

Elementar는 유기 및 무기 원소의 고성능 분석 분야에서 세계적인 선두 업체입니다. Elementar의 지속적인 혁신, 창의적인 솔루션 및 포괄적인 지원은 당사 제품이 80개 이상의 국가에서 농업, 화학, 환경, 에너지, 재료 및 법의학 분야 전반의 지속적인 과학적 진보를 보장합니다.

### 이에이 코리아 주식회사

경기도 하남시 조정대로 150 하남지식산업센터 768호  
전화 031-790-1308 팩스 031-790-1309  
info@ea-korea.com | www.ea-korea.com

### Elementar Analysensysteme GmbH

Elementar-Straße 1 • 63505 Langenselbold (Germany)  
Phone: +49 (0) 6184 9393-0 | order@elementar.com | www.elementar.com

